

## 緊急洗眼器說明書

### 使用說明：

1. 使用時握住洗眼器握柄、向上提拉至所需長度後、打開防塵蓋、將沖水眼罩套住眼框部位按下洗眼器開關握把、進行沖洗。
2. 鬆開洗眼器開關握把可停止沖洗、如需連續沖洗時、則於按下**洗眼器開關握把**時運用拇指將定位固定開關向上推入後、鬆開洗眼器開關握把則可連續沖洗、如欲解除連續沖洗請輕按洗眼器開關握把運用拇指將定位固定開關向下推回後、即可解除連續沖洗。
3. 本緊急洗眼器為防止過強的水壓對眼睛造成傷害、設有多層緩壓濾網以緩衝水壓、一般以水柱超過沖水眼罩上緣 2~3 公分為最適水壓、如水壓過強可以三角凡耳調整、但如水壓過低則需改善水源壓力。


### 使用注意事項：

- 請定時清洗噴頭濾網、以免噴頭阻塞。
- 使用時請勿施力過大、造成**洗眼器開關握把**損害。
- 請定時檢查伸縮軟管於抽拉時有無障礙。
- 清潔時請使用布沾中性清潔劑或水擦拭。





10、緊急洗眼設備設置及功能規範圖如下：

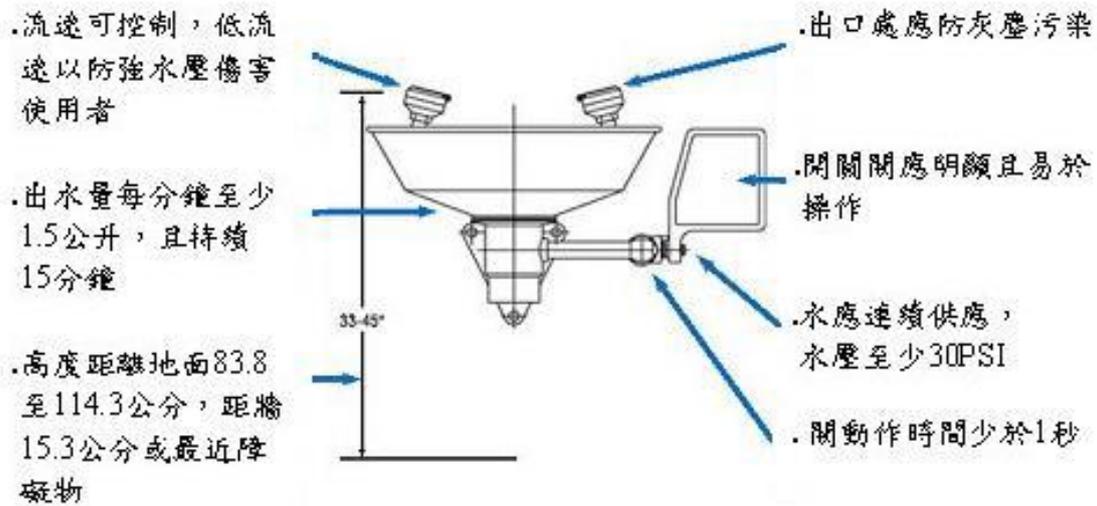

11、緊急沖淋洗眼器之操作方法及步驟為：

- (1) 需使用緊急沖淋洗眼器裝置人員站至定位，拉下緊急沖淋器之手拉柄後即可沖淋全身。
- (2) 將眼部靠往緊急洗眼器之噴頭後，拉(推)下緊急洗眼器手拉(推)柄開關即可針對眼部進行沖淋。
- (3) 使用緊急沖淋洗眼器後，應儘速前往衛保組或各醫療院所做後續救護處理。

12、緊急沖淋洗眼器之使用時機：

- (1) 使用強酸強鹼實驗或具危險性實驗時，請穿實驗衣，及配戴安全眼鏡。
- (2) 當眼睛不慎受到強酸、強鹼等腐蝕性物質噴到時，請立即依照緊急沖洗淋眼器使用方法使用之。
- (3) 上述藥品若不慎淋及全身，則拉水柱噴環沖淋之。